
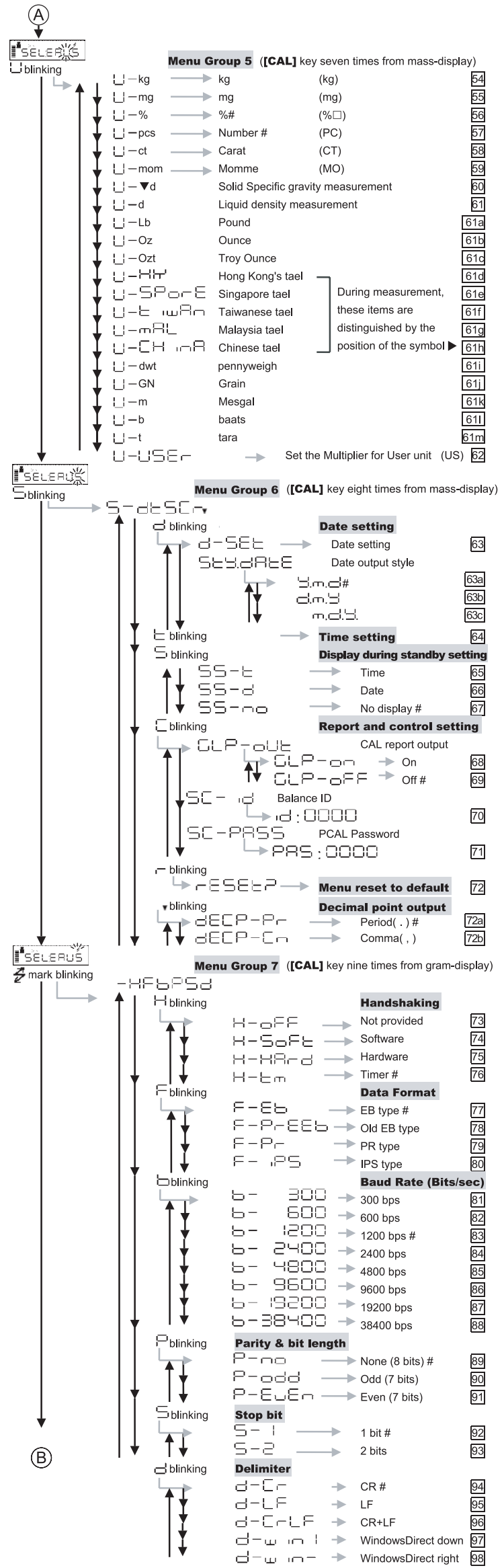


Menübelegung

- Durch Betätigung der **[CAL]** Taste gelangen Sie zum nächsten Menü innerhalb derselben Ebene. ↓
- Durch Betätigung der **[O/T]** Taste gelangen Sie zu dem eine Ebene tiefer gelegenen Menü. →
Wenn eine Ebene tiefer kein Menü existiert, bleibt die Anzeige unverändert.
- Durch Betätigung der **[ON/OFF]** Taste kehren Sie zu dem eine Ebene höher gelegenen Menü zurück. ←

Wichtiger Hinweis!
Ausgewähltes Menüelement mit **[O/T]** Taste bestätigen.
Die Stabilitätsanzeige erscheint.

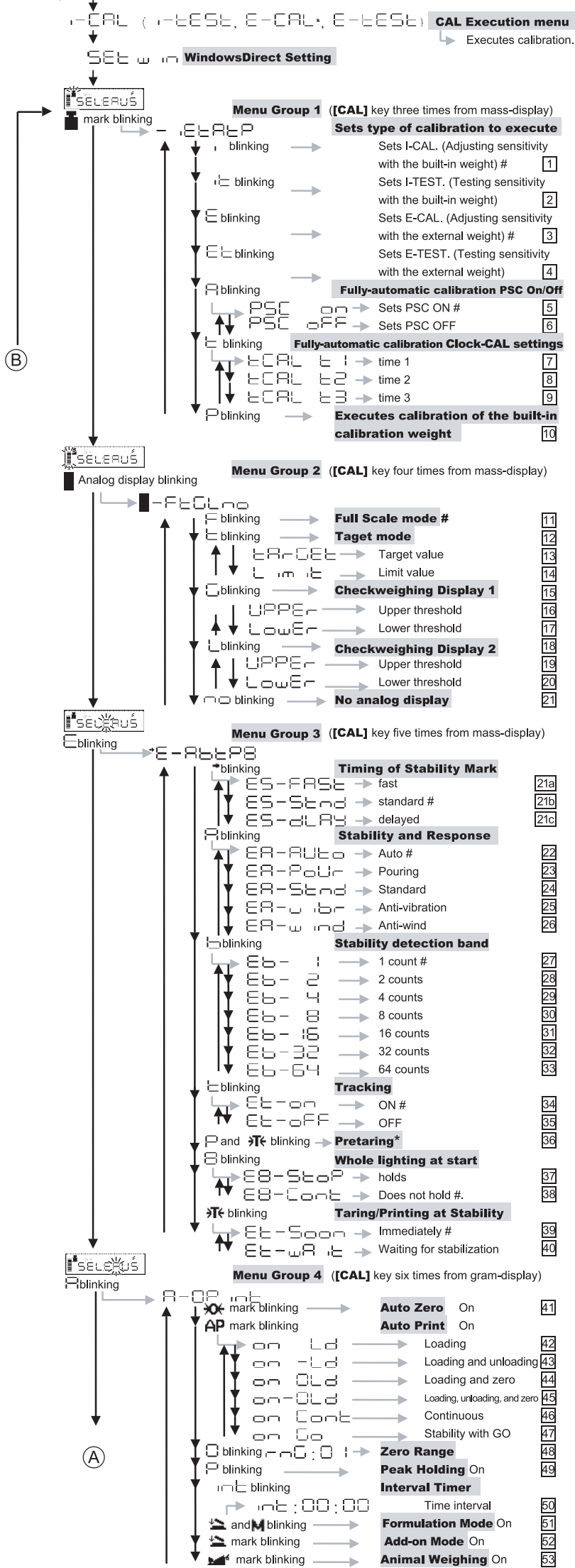

Das Menü kann nicht aufgerufen werden:
"LoCKEd" wird angezeigt und die Waage kehrt zur Gewichtsanzeige zurück wenn versucht wird das Menü aufzurufen:→Das Menü ist gesperrt.
Sperrung des Menüs lösen:
→ [ON/OFF] - Taste drücken (die Waage wechselt in den STANDBY-Modus) → Netzkabel ausstecken → Netzkabel wieder anschliessen ("OFF" wird angezeigt) → [CAL] drücken ("RELEASE" wird angezeigt, "oFF" wird angezeigt) → [ON/OFF] drücken (Gewichtsanzeige "g" erscheint)

□ Menüelement-Nummer
Werkseinstellung